

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Как активировать Фридж-тэг®



Вы получаете устройство в
“спящем режиме” ЖК-дисплей пуст

Нажмите
УСТАНОВИТЬ SET
+
ЧТЕНИЕ READ

2



Чтобы активировать устройство нажмите одновременно кнопки УСТАНОВИТЬ (SET) и ЧТЕНИЕ (READ) и удерживайте их более 2 секунд.
На экране появятся четыре нуля. Первый ноль будет мигать.

Установка времени

Используйте кнопку ЧТЕНИЕ (READ) для установки времени. После каждого нажатия вами на кнопку ЧТЕНИЕ (READ) мигающий цифровой разряд будет увеличиваться на 1. Например, если вы хотите установить время на 12:42, вы должны выполнить следующие действия:



Нажмите READ ЧТЕНИЕ

Первая цифра
мигает: однократно
нажмите ЧТЕНИЕ
(READ). “1” появится
в первом разряде.




Нажмите УСТАНОВИТЬ (SET)
для сохранения этого значения.

Второй цифровой
разряд начнёт
мигать. Нажмите
ЧТЕНИЕ (READ) два
раза до появления
цифры “2” во
втором разряде.

Нажмите УСТАНОВИТЬ (SET)
для сохранения этого значения.

Установка времени

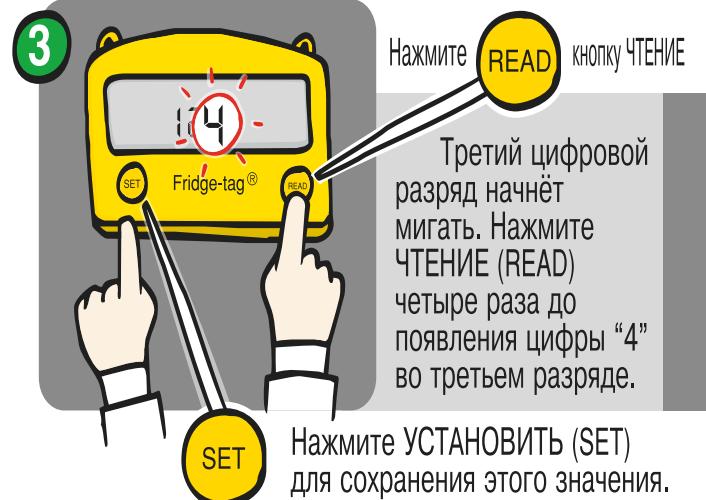

Нажмите READ
кнопку ЧТЕНИЕ
Третий цифровой
разряд начнёт
мигать. Нажмите
ЧТЕНИЕ (READ)
четыре раза до
появления цифры “4”
во третьем разряде.



Нажмите УСТАНОВИТЬ (SET)
для сохранения этого значения.

Четвёртый цифровой
разряд начнёт
мигать. Нажмите
ЧТЕНИЕ (READ) два
раза до появления
цифры “2” в
четвертом разряде.

Нажмите УСТАНОВИТЬ (SET)
для сохранения этого значения.



Если в процессе установки вы
нажали ЧТЕНИЕ (READ) больше,
чем было необходимо, продол-
жайте нажимать кнопку ЧТЕНИЕ
(READ) до тех пор, пока получите
требуемую цифру, затем
нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ
(SET) для сохранения значений.

Установка единиц измерения температуры



Когда вы закончите установку времени, в правом нижнем углу экрана появится мигающий знак “°C”. Если вам необходимо записывать и считывать температуру в градусах **Цельсия**, нажмите УСТАНОВИТЬ (SET).

Если вы хотите записывать и считывать температуру в градусах **Фаренгейта**, однократно нажмите ЧТЕНИЕ (READ), появится знак “°F”, затем нажмите УСТАНОВИТЬ (SET), чтобы завершить активацию.



Дисплей отображает слово **Loc 10 минут**, в течение которых фридж-тэг не измеряет температуру, чтобы избежать ложных значений при считывании.

Это позволяет адаптироваться к изменению окружающей температуры, когда устройство помещено в холодильник перед началом нормальной записи. Поместите ваше устройство в холодильник.

Та же блокирующая функция срабатывает, когда кнопка ЧТЕНИЕ (READ) нажата для доступа к журналу событий.



Изменение установок времени

Если вы допустили ошибку или собираетесь изменить установки времени, необходимые изменения могут быть произведены.

Чтобы изменить время после активации устройства, вам необходимо нажать и удерживать кнопку УСТАНОВИТЬ (SET) и затем кратковременно нажать кнопку ЧТЕНИЕ (READ). Затем вам необходимо повторить шаги, как описано в разделе “**Установка времени**”. Дополнительное изменение времени не скажется на зафиксированных значениях. Однажды активированное устройство не может быть остановлено. Доступными могут быть только установка времени и изменение значений единиц измерения температуры. После внесения любых изменений, режим корректировки блокируется на **24 часа, следующие за полуночной сменой дат**.

Таким образом новая установка возможна снова только после второй смены дат.

